

図2 検量線

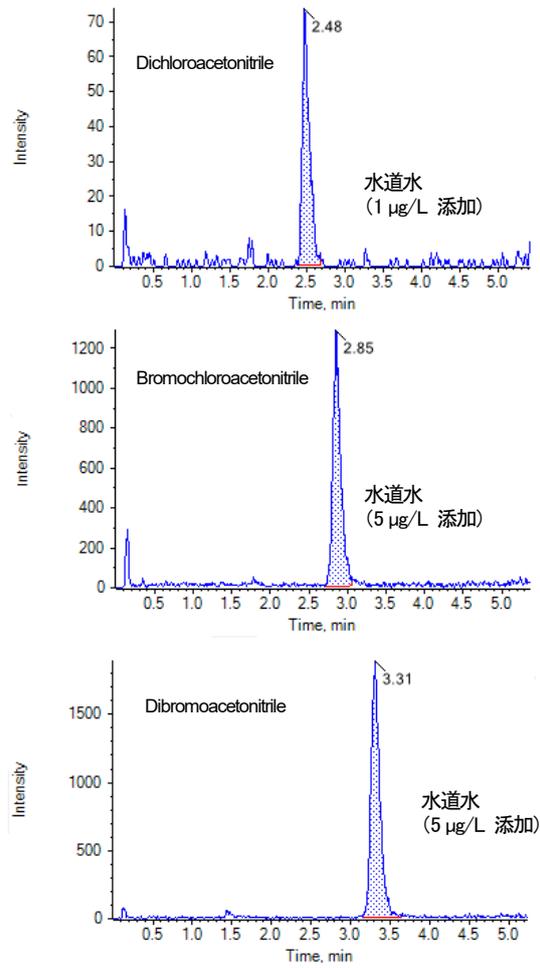


図3 水道水添加試料のクロマトグラム

表2 水道水への添加回収率

Analytes	Concentration in tap water (µg/L)	Recovery (%)	RSD (%; n=5)
Dichloroacetonitrile	1	92.5	3.8
	10	94.6	2.9
Bromochloroacetonitrile	5	97.2	4.7
	50	92.7	4.1
Dibromoacetonitrile	5	94.3	6.4
	50	98.8	4.3

品番	品名	粒子径	カラムサイズ
0020018	TSKgel Super-Phenyl	2.3 µm	2.0 mm I.D. × 10 cm



※ "TSKgel"は日本における東ソー株式会社の登録商標です。  
 ※ "TripleTOF"は AB Sciex Pte. Ltd. の登録商標です。  
 ※ 掲載のデータ等はその数値を保証するものではありません。お客様の使用環境・条件・判断基準に合わせてご確認ください。