

## 5.9 サンプルループの交換

METHOD3 (固定ループ注入法) で注入する場合、6 方バルブに取り付けられているサンプルループを注入量と同じ容量のものに交換します。

### 【用意するもの】

両口スパナ 1/4" × 5/16"	(品番: 008308)	1 個	付属品
蒸留水またはエタノール			適量
抵抗管		1 個	

### 【手順】

- 1) ポンプ部の送液を停止します。
- 2) カラムが取り付けである場合は取り外し、抵抗管を取り付けます。
- 3) 系内の溶媒を蒸留水またはエタノールに置換します。
- 4) カラムオープン内の 6 方バルブの 1、4 番ポートのオシネを緩めてサンプルループを取り外します。
- 5) 交換用のサンプルループを取り付けます。オシネはサンプルループをポートの穴奥に押しつけた状態で締め付けてください。

品番	品名・規格
007035	サンプルループ 1500ul
005672	サンプルループ 1000ul
005464	サンプルループ 500ul
005679	サンプルループ 100ul
005462	サンプルループ 50ul



- ・ 系内の溶媒置換には溶媒の混和性を事前にご確認ください。