

5. 15 システムドレン液漏れエラーの対応

システムドレンで液漏れが検知されエラーが表示された場合は、以下の手順で対応してください。

【用意するもの】


吸水紙

両口スパナ 8×10 mm (品番：-----) 1個 付属品

両口スパナ 1/4"×5/16" (品番：-----) 1個 付属品

【手順】

- ① 操作部の **POWER** キーを長押しして、電源を **OFF** にします。
- ② 本機右側面の主電源スイッチを **OFF (O)** にします。
- ③ 本機の正面ドア 2 枚とオープンドアを開きます。
- ④ 本機底部手前にある窪みに溜まった溶離液を吸水紙で拭き取ります。
- ⑤ 液漏れ箇所と考えられる以下の部分を増し締めします。
 - ・脱気部のチャンバの配管
 - ・ポンプのチェックバルブの配管
 - ・ポンプのドレンバルブの配管
 - ・注入バルブの配管
 - ・サプレッサバルブの配管
 - ・オープン内の配管

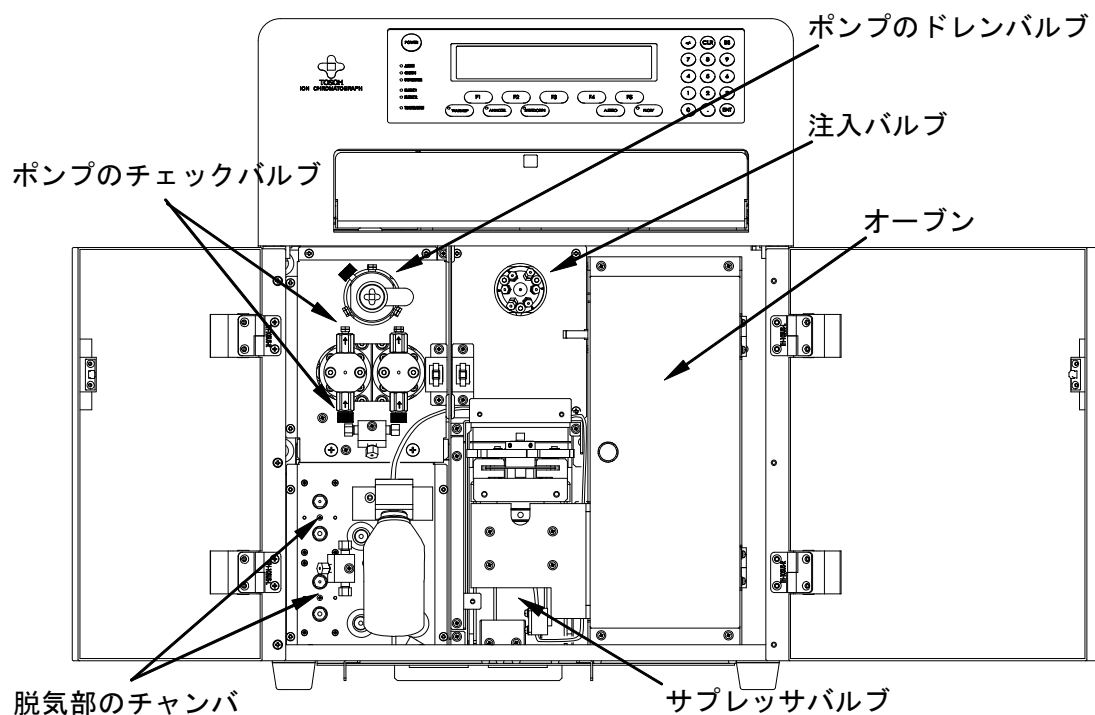

5. 15 システムドレン液漏れエラーの対応

- ⑥ 操作部の **FLOW** キーを押してポンプの送液を開始し、配管からの液漏れがないことを確認します。



上記対応を実施しても、再度液漏れが発生し、エラーが表示される場合は、主電源を OFF にし、弊社カスタマーサポートセンターもしくは、東ソー・テクノシステム（株）サービスステーションまでご連絡ください。