

5. 9 サンプルループの交換

本機には標準で 30 μ L のサンプルループが取り付けられています。サンプルループの変更や交換は、下記の要領で行ってください。



【用意するもの】

両口スパナ 1/4"×5/16" (品番 : -----) 1個 付属品
サンプルループ

品番	品名・規格
0022408	サンプルループ 30 μ L
0022409	サンプルループ 100 μ L
0022410	サンプルループ 500 μ L

【手順】

- ① 操作部の FLOW キーを押し、ポンプの送液を停止します。
- ② 本機正面右側のドアを開き、注入バルブの 1 番、4 番ポートのオシネを両口スパナ 1/4"で緩めて、サンプルループを取り外します。
- ③ 交換用のサンプルループを取り付け、サンプルループをポートの穴奥に押しつけた状態でオシネを締め付けます。
- ④ 操作部より以下の手順でサンプルループの容量を設定します。
 - 1) モニタ画面表示時に F3 (Unit) キーを押します。
 - 2) ユニット選択画面で、テンキーから "2" (Sampler) を入力し、ENT キーを押します。
 - 3) サンプラ画面 1 で、F1 (Page) キーを 2 回押し、サンプラ画面 3 を表示します。
 - 4) サンプラ画面 3 で、テンキーの ENT キーを押してカーソルを Loop Volume の項に移動させ、接続したサンプルループの容量をテンキーから入力し、ENT キーを押します。

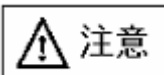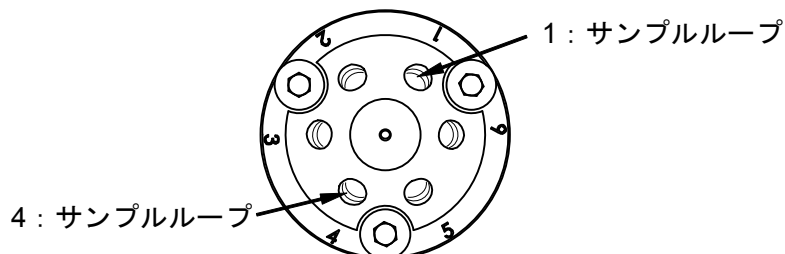

ループをしっかりとポートの穴奥に押しつけた状態でオシネを締め付けてください。ループが穴奥まで入っていないと性能低下の原因になります。