

5. 6 ドレンバルブの O リングの交換

ドレンバルブをしっかりと閉めてもドレンハンドル部から溶離液が漏れる場合は、ドレンバルブの O リングを交換してください。

【用意するもの】

O リング	(品番 : 0017722)	1 個
カッターナイフ		1 本

【手順】

- ① 操作部の **FLOW** キーを押し、ポンプの送液を停止します。
- ② 本機正面左側のドアを開き、ドレンバルブのハンドルを左に回して取り外します。
- ③ ハンドルの軸に取り付けられた O リングをカッターナイフで切り、取り外します。
- ④ 新しい O リングをハンドルの軸に手で押し込み、取り付けます。
- ⑤ ハンドルをドレンバルブに取り付けます。

