

5 . 6 ドレンバルブの O リングの交換

ポンプ部のドレンバルブを閉めてもドレン配管から溶媒が漏れる場合は、ドレンバルブの O リングを交換してください。

【用意するもの】

O リング	(品番 : 017722)	必要数
カッターナイフ		1 本

【手順】

- 1) ポンプ部の送液を停止します。
- 2) ドレンバルブのハンドルを左に回して取り外します。
- 3) ハンドルの軸に取り付けられた O リングをカッターナイフで切り、取り外します。
- 4) 新しい O リングをハンドルの軸に手で押し込み、取り付けます。
- 5) ハンドルをドレンバルブに取り付けます。

